



DiverseyTM

suma[®] Med Neutral NC

Neutralisatiemiddel voor labo-instrumenten

Omschrijving

Suma Med Neutral NC is een mild vloeibaar spoelmiddel voor instrumenten die worden gebruikt in onderzoeksfaciliteiten en die eerder werden gewassen met een alkalisch detergent. Het doel van Suma Med Neutral NC is het neutraliseren van de pH van labo-apparatuur en instrumenten na de laatste wasbeurt.

Eigenschappen

Suma Med Neutral NC is een product dat specifiek ontworpen is voor toepassing door injectie in het laatste spoelwater in ultrasoon apparatuur en in reinigings- of desinfectieautomaten. De aanwezigheid van een mild organisch zuur maakt het product uiterst geschikt voor gebruik op weefselstructuurflessen, onderzoekslaboratoriumapparatuur/instrumenten en soortgelijke producten.

Voordelen

- Vrij van oppervlakteactieve stoffen, laat geen residu na
- Doeltreffende neutralisering van alkalische residuen van het detergent
- Verwijdert kalkaanslag

Gebruiksaanwijzing

Suma Med Neutral NC wordt automatisch geïnjecteerd in het laatste spoelwater van reinigings- en desinfectieautomaten en ultrasoon apparatuur in een concentratie van 0.2-2.0 g/L, met behulp van de automatische doseersystemen van Diversey of met de interne doseerpompen die door de machinefabrikant werden geleverd.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof

pH waarde (onverdund): 1.5

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): 1.17

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Med Neutral NC geschikt voor gebruik op de meest voorkomende materialen gebruikt in ziekenhuislabo's en op medische instrumenten.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101106731	Suma Med Neutral NC 2x5L W4304	Automatische dosering

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 08/03/2022 nl-BE (K02016)

